

5*蛋白上样缓冲液

货号：HKW2020

【产品信息】

| 产品名称 | 产品货号 | 规格 | 有效期 |
|-----------|---------|-----|-----|
| 5*蛋白上样缓冲液 | HKW2020 | 1ml | 一年 |

【产品简介】

本产品蛋白上样缓冲液是以溴酚蓝为染料，5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的电泳上样。本产品主要成分包含 Tris-HCl 缓冲液、甘油、SDS、溴酚蓝及少量还原剂 DTT。

【储存与运输】

冰袋 (wet ice) 运输；-20℃ 保存，有效期 12 个月。

【使用方法】

1. 按每 4 μ L 蛋白样品与 1 μ L 5 \times 蛋白上样缓冲液的比例充分混合均匀。
2. 金属浴或者沸水浴加热 3-5 min，使蛋白样品充分变性。
3. 冷却至室温后即可加到点样孔中。

【注意事项】

1. 本品含有少量还原剂 DTT，有轻微刺激性气味，但不含巯基乙醇。使用时请注意防护。

2. 使用前确保产品充分复温。
3. 操作时请穿实验服，佩戴一次性手套。